


Clean Test

Экспресс-тест для контроля чистоты
рабочих поверхностей

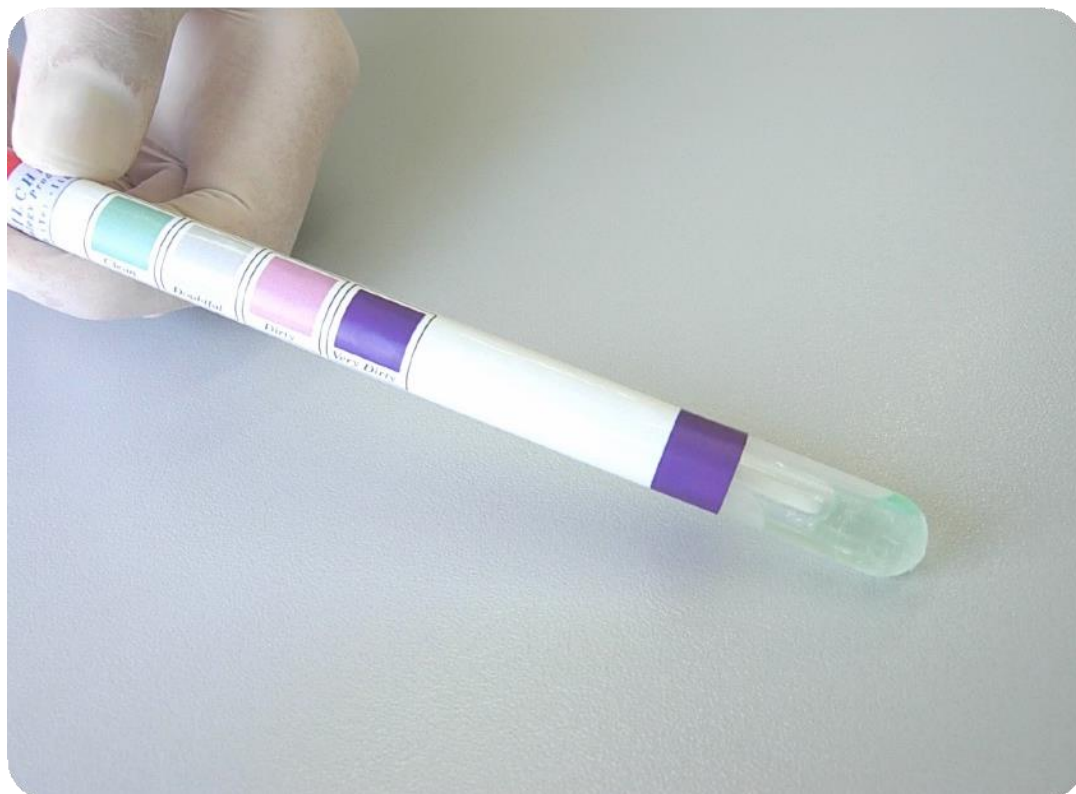

Обнаружение остатков белка, жира и сахара

Результат через 10 минут

Легкая интерпретация по
изменению цвета

Длительные сроки годности
при температуре: 10-30°C


Процедура теста



Состав: пластиковая пробирка, содержащая зонд - тампон, флакон (реагент А) и диск (реагент В).



Увлажнить кончик тампона 3-4 каплями физиологического раствора или стерильной дистиллированной воды.

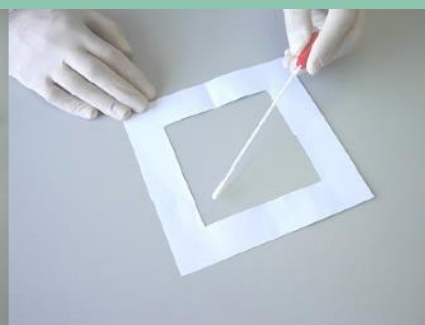


Взять смыв на поверхности размером 10 x 10 см.



Вставьте зонд-тампон в пробирку так, чтобы тампон располагался рядом к диску.



Раздавите пинцетом стеклянный флакон внутри пробирки

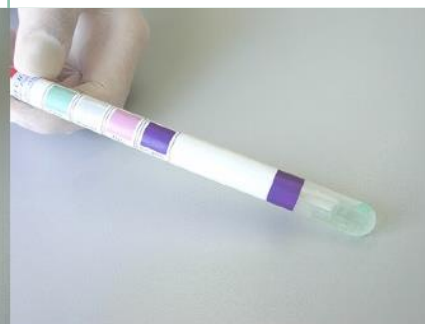

Оценка результата через 8-10 минут. Бледно-зеленый цвет - чистая поверхность.



Загрязненная поверхность после 4 минут реакции.



Загрязненная поверхность после 7 минут реакции.



Загрязненная поверхность после 10 минут реакции.

Арт. 86001 (50 тестов)
Арт. 86001/3 (3 теста)